

Boîtes de pétri pour hygiène, 12 ml

Réf. SOC-BHPC60



Boîtes de pétri pour hygiène, 12 ml;

- Boîte de pétri "Contact" en polystyrène cristal.
- Cette boîte s'adresse principalement aux laboratoires de contrôle: des industries alimentaires, des vétérinaires, de l'industrie pharmaceutique, de culture cellulaire, des centres hospitaliers (pour contrôle d'hygiène des blocs opératoires et des cuisines par ex. des collectivités).
- La boîte "Contact" est utilisée pour les contrôles de l'environnement afin de déterminer la contamination microbienne globale ou spécifique de surfaces variées comme la peau, blocs opératoires, cuisines, paillasse.
- La gélose, coulée sur ce support froid ou réfrigéré pour faciliter la formation d'un ménisque convexe, sera appliquée au contact de la surface à contrôler.
- Les germes éventuellement présents adhèrent à la gélose, et après incubation, le dénombrement des colonies est ramené au centimètre carré de la surface contrôlée grâce au quadrillage 10 x 10 mm de la boîte.
- Dimensions (Ø x H) des boîtes de pétri pour hygiène: 66,5 x 14,4.
- Conditionnement: Carton de 30 sachets de 20 pièces.
- Condition minimum de vente: Carton 600 pièces.



Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier les produits en vue d'une amélioration